

Gestabiliseerde voeding 12 V (AC/DC) VOS-PS-001B (Bestelnummer VOS-60001B)



Model 2017, geheel vernieuwd.



Beschrijving:

Deze speciaal voor het onderwijs ontwikkelde gestabiliseerde voeding, levert een maximale spanning van 12 volt, zowel gelijkstroom als wisselstroom.

De uitgangsspanning voor gelijkstroom is traploos instelbaar, voor wisselstroom kan gekozen worden uit 2, 4, 6 of 12 volt.

Voor de aansluiting van externe apparatuur zijn 4 geïsoleerde uitgangen beschikbaar.

De voeding is beveiligd tegen overbelasting bij gelijkstroom.



LET OP: het bijgeleverde netsnoer is voorzien van een geaarde stekker. Gebruik voor uw veiligheid een stopcontact met randaarde.

Gebruiksaanwijzing:

Sluit de voeding aan op het lichtnet met het bijgeleverde netsnoer. Draai voordat u de voeding aanzet de spanningskeuzeknoppen geheel naar links (0 V).

Schakel de unit in met de AAN/UIT knop. Het lampje in de knop geeft aan dat de voeding ingeschakeld is.

Sluit de externe apparatuur aan op de juiste uitgang: DC (gelijkstroom) of AC (wisselstroom). Stel de gewenste spanning in met de betreffende draaiknop.

Specificaties:



Gelijkstroom (DC)

Uitgangsspanning:	0-12 V, traploos instelbaar.
Stroomsterkte:	3 A
Rimpel:	1 mV
Beveiliging:	tegen overbelasting (stroomsterkte).

Wisselstroom (AC)

Uitgangsspanning:	2 V, 4 V, 6 V, 12 V
Stroomsterkte:	3 A
Bedrijfsspanning:	220 - 240 V
Afmetingen:	203 x 223 x 117 (B x D x H)
Gewicht:	3 kg

VOS instrumenten

+31 (0)418 575080
www.vosinstrumenten.nl
info@vosinstrumenten.nl